

Biolinkedin® His 标签蛋白纯化试剂盒

包装清单

名称	货号	包装
His 标签蛋白 纯化试剂盒	PK-2003	盒

产品概述

Biolinkedin® His 标签蛋白纯化试剂盒是由 His 标签蛋白琼脂糖磁珠和优化预制的缓冲液以及 50mL 的磁力架组成，用于纯化各种表达系统融合表达的 His 标签重组蛋白。

试剂盒组成

His 标签蛋白琼脂糖磁珠 (单品货号: L-2003)	10mL (50% v/v)
结合/平衡缓冲液 (2×)	100 mL
洗涤缓冲液 (5×)	100 mL
洗脱缓冲液	100 mL
蛋白快速染色液	50 mL
SDS-PAGE Sample Loading buffer (5×)	10 mL
磁力架	50mL 双排四孔

操作流程

实验前请使用超纯水将结合/平衡缓冲液 (2×) 和洗涤缓冲液 (5×) 稀释到 1×。

1. 样品准备

以大肠杆菌表达系统，500mL 诱导菌液为例。

- 4°C 离心 30min (4000xg) 收集菌体，弃上清。
- 用预冷结合/平衡缓冲液 (1×) 重悬菌体，如果需要，可加入适量的抑制剂，如蛋白酶抑制剂 (PMSF) 或其他蛋白酶抑制剂等。

注意：加入的抑制剂不能对 His 标签蛋白琼脂糖磁珠的性能有影响。破碎液中不能含有 EDTA、EGTA 等螯合剂，DTT、巯基乙醇等还原剂，尿素、盐酸胍等变性剂。

- 用超声波破碎法在冰上破碎菌体，直到样品破碎完全。
可选：如果裂解物太粘稠，可以加入 RNase A (终浓度 10 µg/mL) 和 DNase I (终浓度 5µg/mL) 并在冰上孵育 10~15min。

- 4°C 离心 20min (12,000xg)，分离上清和沉淀，并过滤除杂。将上清和沉淀留样以备后续检测。

2. 纯化重组 His 标签融合蛋白

- 将 His 标签蛋白琼脂糖磁珠充分混匀，取 2mL 磁珠悬浮液，置于 50mL 离心管中，再加入 10mL 结合/平衡缓冲液 (1×)，充分混匀后，磁性分离，弃上清，重复上述步骤 1 次。
- 将制备好的含有 His 标签的融合蛋白上清加入到处理好的磁珠中，混匀后将离心管置于混匀仪上，室温孵育 1~2h。(也可置于 2~8°C 孵育 2~4h 或者过夜)
- 孵育结束后，将离心管置于磁力架上，磁性分离，吸取上清，作为流穿，置于 2~8°C，以备后续检测。向离心管中加入 15mL 洗涤缓冲液 (1×)，置于混匀仪混匀 10~15min，然后磁性分离，吸取上清(保留，以备取样检测)。重复上述步骤 3 次。

- 加入 1mL 洗脱缓冲液，吹打混匀 10~20 次后，通过磁力架分离上清至 1.5mL 的 Ep 管收集，重复操作，分别收集 5~10 管洗脱液。

6) SDS-PAGE 检测

将得到的样品 (包括流穿、洗涤液和洗脱液) 以及原始样品使用 SDS-PAGE 检测纯化效果。加入适量蛋白快速染色液浸没 PAGE 胶，然后置于摇床上摇动，染色 10~30min 即可观测结果。

注：目的蛋白保存前应透析或者超滤以去除咪唑等杂质。再分装冻存到 -80°C。

(可选) 磁珠再生及储存

磁珠再生步骤请参考或直接购买我司 His 标签蛋白纯化再生试剂盒。

磁珠再生后，可以立即使用，如不立即使用需加入等体积 20% 乙醇，置于 2~8°C 保存。

相关产品

货号	产品名称
PK-2001	His 标签蛋白纯化试剂盒 (凝胶法)
PK-2002	GST 标签蛋白纯化试剂盒 (凝胶法)
PK-2003	His 标签蛋白纯化试剂盒
PK-2004	GST 标签蛋白纯化试剂盒
PK-2005	His 标签蛋白纯化再生试剂盒
PK-2006	GST 标签蛋白纯化再生试剂盒
PK-2007	His 标签蛋白纯化试剂盒 (NTA-Ni 凝胶法)

问题解决

问题	原因	解决方案
洗脱液中 没有 目的蛋白	蛋白可能是包涵体, 上清无蛋白	可以通过电泳检测裂解液分析上清中是否含有目的蛋白, 包涵体蛋白需要按照包涵体蛋白的纯化方式。
	表达量太低	优化表达条件
	目的蛋白结合比较弱, 在洗杂步骤被洗下来了	降低咪唑浓度。
	目的蛋白被蛋白酶降解	在裂解步骤或洗涤步骤加入适量的蛋白酶抑制剂, 如 PMSF。
	目的蛋白不能有效地从磁珠上洗脱下来	增加其中咪唑浓度 使用10~100mM EDTA溶液剥离镍离子, 同时得到目的蛋白
纯化的目的蛋白不纯	洗杂不彻底	增加洗涤次数。
	样品中含有其他的组氨酸标签蛋白	通过调节咪唑浓度来优化洗杂条件。然后通过使用其他的纯化方式 (如离子交换, 疏水等) 进一步纯化洗脱组分。
结合过程中蛋白发生沉淀	浓度太大	适当稀释蛋白
	蛋白发生聚集	在样品和所有的缓冲液中添加稳定剂, 如 0.1% 的 Triton X-100 或者 Tween-20。
	操作温度太高	2~8°C 下操作。